

HI97717

Fotómetro para
Fosfato Gama Alta



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Estimado
Cliente**

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento.

Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.

Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

ÍNDICE

1. EXAME PRELIMINAR	4
2. MEDIDAS DE SEGURANÇA	5
3. ACRÓNIMOS E SIGLAS	5
4. ESPECIFICAÇÕES.....	6
5. DESCRIÇÃO	7
5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO.....	7
5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL.....	8
5.3. PRECISÃO E EXATIDÃO	9
5.4. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	9
5.5. SISTEMA ÓTICO	10
6. OPERAÇÕES GERAIS.....	11
6.1. VALIDAÇÃO DO MEDIDOR: CALIBRAÇÃO / CAL CHECK™	11
6.2. FÓRMULA QUÍMICA / CONVERSÃO DE UNIDADES.....	12
6.3. BPL	13
6.4. REGISTO DE DADOS /CONSULTA DE DADOS.....	13
6.5. CONFIGURAÇÃO GERAL.....	14
6.6. REAGENTES / ACESSÓRIOS.....	16
6.7. AJUDA CONTEXTUAL.....	17
6.8. GESTÃO DA ENERGIA.....	17
7. FOTÓMETRO.....	18
7.1. RECOLHA E MEDIÇÃO DE AMOSTRAS E REAGENTES.....	18
7.2. PREPARAÇÃO DA CUVETE.....	18
8. PROCEDIMENTO DO MÉTODO	20
9. DESCRIÇÃO DE ERROS.....	23
10. SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS.....	24
11. ACESSÓRIOS	25
11.1. CONJUNTOS DE REAGENTES	25
11.2. OUTROS ACESSÓRIOS	25
CERTIFICAÇÃO	26
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	26
GARANTIA.....	26

1. EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contacte a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.

Cada **HI97717C** é fornecido numa mala de transporte que inclui:

- Cuvete de amostra (2 un.)
- Cuvete de amostra com tampa (2 un.)
- Vedante plástico (2 un.)
- **A ZERO** - Cuvete CAL Check A
- **HI97717B** - Cuvete CAL Check B para Fosfato gama alta
- Pano para limpeza de cuvetes
- Tesoura
- Pilhas alcalinas de 1,5V AA
- Certificado de padrão CAL Check™
- Certificado de qualidade do instrumento
- Manual de instruções

Cada **HI97717** é fornecido numa embalagem de cartão com:

- Cuvete de amostra (2 un.)
- Cuvete de amostra com tampa (2 un.)
- Vedante plástico (2 un.)
- Pilhas alcalinas de 1,5V AA
- Certificado de qualidade do instrumento
- Manual de instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.



2. MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Os químicos contidos nos estojos de reagentes podem ser perigosos se impropriamente manuseados.
- Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.
- Equipamento de segurança: Utilize proteção ocular e vestuário de proteção, quando necessário, e siga as instruções atentamente.
- Derrame de reagentes: Se ocorrer um derrame de reagente, limpe imediatamente e enxague com bastante água. Se o reagente entrar em contacto com a pele, enxague bem a área afetada com água. Evite respirar os vapores emitidos.
- Eliminação de resíduos: Para uma correta eliminação dos estojos de reagentes e amostras reagidas, contacte uma empresa de tratamento de resíduos.

3. ACRÓNIMOS E SIGLAS

mg/L	miligramas por litro (ppm)
ml	mililitro
°C	graus Celsius
°F	graus Fahrenheit
EPA	Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (EPA)
BPL	Boas Práticas Laboratoriais
HDPE	Polietileno de alta densidade
GA	Gama alta
LED	Díodo emissor de luz
NIST	National Institute of Standards and Technology

4. ESPECIFICAÇÕES

Fosfato GA	Gama	0,0 a 30,0 mg/L (como PO ₄ ³⁻)
	Resolução	0,1 mg/L
	Precisão	± 1,0 mg/L ± 4% da leitura a 25 °C
	Método	Adaptação do <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 18 ^ª Edição, método aminoácido
Sistema de medição	Fonte de luz	Díodo emissor de luz
	Filtros de passagem de banda	525 nm
	Comprimento de onda do filtro de passagem de banda	8 nm
	Precisão do comprimento de onda do Filtro de passagem de banda	± 1.0 nm
	Detetor de luz	Fotocélula de silício
	Tipo de cuvete	Redonda com 24,6 mm de diâmetro (22 mm de diâmetro interno)
Especificações adicionais	Registo automático	50 leituras
	Mostrador	LCD de 128 x 64 pixéis com retroiluminação
	Desligar automático	Após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ)
	Tipo de pilha	Pilhas de 1,5 V AA (3 un.)
	Duração da pilha	> 800 medições (sem retroiluminação)
	Ambiente de utilização	0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR
	Dimensões	142,5 x 102,5 x 50,5 mm
	Peso (sem pilhas)	380 g
	Classificação da proteção de permeabilidade do corpo	Classificação IP67

5. DESCRIÇÃO

5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O **HI97717** é um medidor portátil com auto diagnóstico que beneficia dos anos de experiência da Hanna como fabricante de instrumentos analíticos. Possui um sistema ótico avançado que utiliza um díodo emissor de luz (LED) e um filtro de banda de estreita interferência que possibilita leituras precisas e repetíveis.

O sistema ótico está vedado contra a entrada de poeiras e água . O medidor utiliza um sistema de bloqueio positivo, de modo a assegurar que a cuvete se encontra na mesma posição cada vez que é inserida na célula de medição.

Com a função CAL Check, é possível validar o desempenho do instrumento a qualquer momento e aplicar uma calibração do utilizador (se necessário). As cuvetes CAL Check da Hanna são produzidas com padrões rastreáveis NIST.


O modo Tutorial integrado guia o utilizador passo-a-passo através do processo de medição. Inclui todos os passos necessário para a preparação da amostra, os reagentes necessários e as quantidades.

O **HI97717** mede o conteúdo de fosfato em amostras de água, na gama de 0,0 a 30,0 mg/L (ppm). O método é uma adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, método aminoácido.

O fotómetro **HI97717** é um medidor compacto e versátil adequado para medições em bancadas ou em campo, que integra:

- Sistema ótico avançado
- Validação do medidor através de cuvetes CAL Check certificadas
- O modo Tutorial que guia o utilizador passo-a-passo
- Registo automático
- Proteção à água IP67
- Funções BPL

5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL

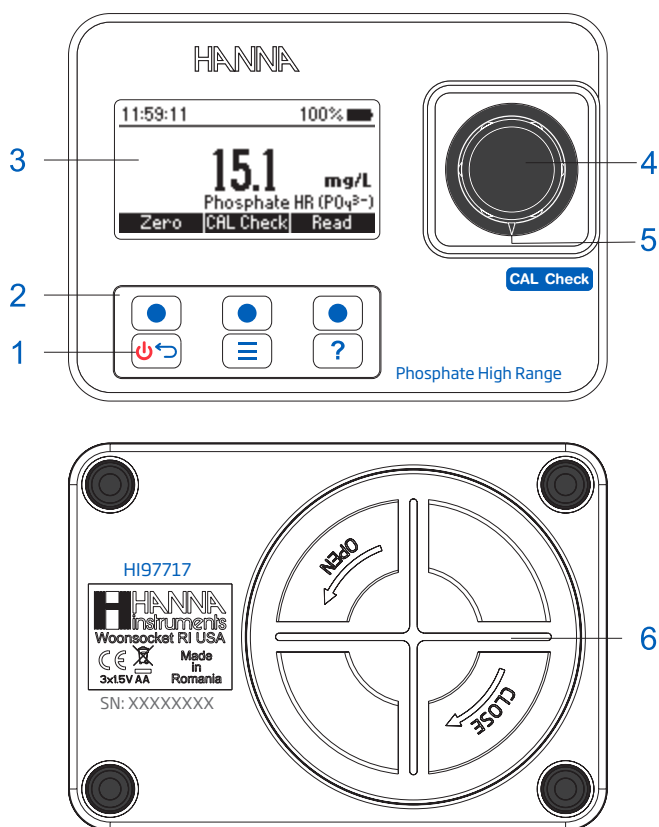

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tecla ON/OFF | 3. Mostrador de Cristais Líquidos (LCD) | 5. Marca de indexação |
| 2. Teclado | 4. Suporte de cubete | 6. Tampa do compartimento das pilhas |

Descrição do Teclado

O teclado possui 3 teclas diretas e 3 teclas de função, com as seguintes funções:

Prima as teclas de função para realizar a função indicada acima delas no LCD.

Prima e mantenha para desligar/ligar (off/on). Prima ESC para voltar ao ecrã anterior.

 Prima para aceder ao ecrã de Menu.


 Prima para apresentar o menu de ajuda contextual.

5.3. PRECISÃO E EXATIDÃO

Precisão é o quão perto concordam uma com a outra medições repetidas. A precisão é normalmente expressa como desvio padrão (SD).

Exatidão é definida como a maior proximidade de um teste ao valor verdadeiro.

Apesar de uma boa precisão sugerir uma boa exatidão, os valores precisos podem não ser exatos. A figura explica estas definições.

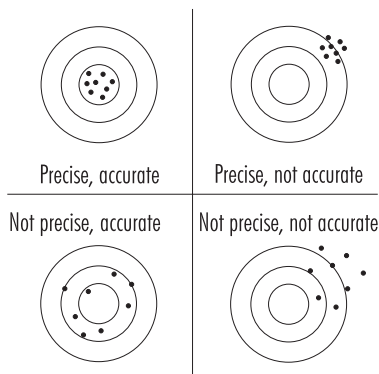

5.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A absorção de luz é um fenómeno típico da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Quando um feixe de luz atravessa uma substância, alguma da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou cristais.

Se ocorrer a absorção pura, a fração de luz absorvida depende do comprimento da distância ótica, através da matéria e das características físico-químicas da substância, de acordo com a Lei Lambert-Beer:

$$-\text{Registo } I/I_o = \epsilon_{\lambda} c d$$

ou

$$A = \epsilon_{\lambda} c d$$

I_o = intensidade da incidência do feixe de luz

I = intensidade do feixe de luz após a absorção

ϵ_{λ} = coeficiente de extinção molar no comprimento de onda λ

c = concentração molar da substância

d = caminho ótico através da substância

Assim, a concentração "c" pode ser calculada a partir da absorbância da substância, uma vez que os outros fatores estão constantes.

A análise química fotométrica baseia-se em reações químicas específicas entre a amostra e reagente, para produzir um composto absorvente de luz.

5.5. SISTEMA ÓTICO

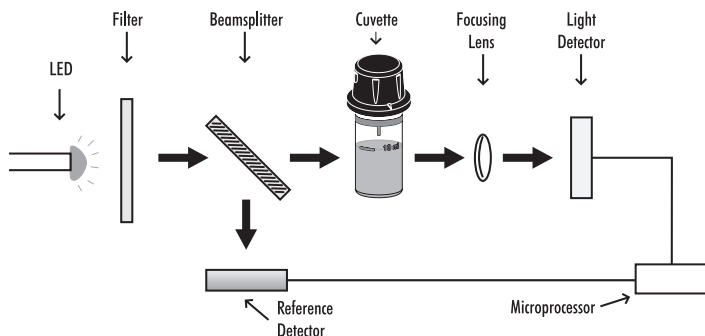


Diagrama de bloco do instrumento (disposição ótica)

O sistema de referência interna (detetor de referência) do fotômetro [HI97717](#) compensa quaisquer derivas devidas a flutuações de energia ou alterações da temperatura ambiente, oferecendo uma fonte de luz estável para a medição de branco (zero) e medição da amostra.

Uma fonte de luz LED oferece um desempenho superior em comparação com uma lâmpada de tungstênio. Os LEDs possuem uma eficiência luminosa muito superior, oferecendo mais luz e consumindo menos energia. Também produzem muito pouco calor, o que, de outro modo, poderia afetar a estabilidade eletrônica. Os LEDs estão disponíveis em vários comprimentos de onda, enquanto que as lâmpadas de tungstênio possuem pouca emissão de luz azul/violeta.

Os filtros óticos melhorados asseguram uma maior precisão do comprimento de onda e permitem a recepção de um sinal mais luminoso e mais forte. O resultado final é uma maior estabilidade da medição e um menor erro do comprimento de onda.

Uma lente de focagem recolhe toda a luz que sai da cubete, eliminando erros devidos a imperfeições ou riscos na cubete, eliminando a necessidade de indexar a cubete.

6. OPERAÇÕES GERAIS

6.1. VALIDAÇÃO DO MEDIDOR: CAL CHECK / CALIBRAÇÃO


A validação do HI97717 inclui a verificação da concentração dos padrões CAL Check certificados. O ecrã CAL Check guia o utilizador passo-a-passo através do processo de validação e da calibração do utilizador (se necessário).

AVISO: Não utilize quaisquer outros reagentes /soluções que não os padrões CAL Check da Hanna Instruments® Para resultados de calibração e de validação precisos, realize os testes à temperatura ambiente (18 a 25 C).



Nota: Os padrões CAL Check não leem um valor especificado no modo de medição. Proteja as cuvetes CAL Check da luz solar direta, mantendo-as na sua embalagem original. Armazene-as entre 5 °C e 30 °C (41 - 86 °F), não as congele.


Para realizar uma verificação CAL Check:

1. Prima a **CAL Check** durante o modo de medição.

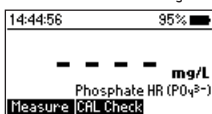

A mensagem "Not Available" (Não disponível) ou a data/hora e estado da última verificação CAL Check serão apresentadas no ecrã.

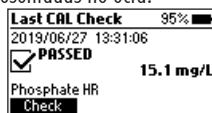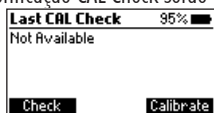


2. Prima **Check** para iniciar uma nova verificação CAL Check. Prima a tecla  a qualquer momento para cancelar o processo de validação.
3. Use as teclas de função **▲ ▼** para introduzir o valor certificado do padrão de calibração que se encontra no Certificado de padrão CAL Check. Prima **Next** (Seguinte) para continuar.



Nota: Este valor será guardado no instrumento para validação futura. Se adquiriu um novo conjunto de padrões de calibração, atualize o valor certificado.

4. Insira a Cuvete CAL Check **A ZERO** e, em seguida, prima **Next** para continuar. A mensagem "Please Wait..." (Aguarde) será apresentada durante a medição.

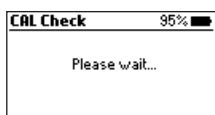


5. Insira a Cuvete CAL Check B **HI97717B** e, em seguida, prima **Next** para continuar. A mensagem "Please Wait..." (Aguarde) será apresentada durante a medição.






6. Quando a verificação CAL Check está concluída, o ecrã apresenta uma das seguintes mensagens e o valor obtido durante a medição:


- "**PASSED**": O valor medido encontra-se dentro das especificações de precisão, não é necessária calibração pelo utilizador.

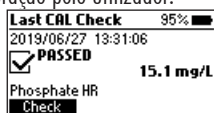


- "**OUT OF SPECIFICATION**" (Fora das especificações) e a tecla **Calibration** (Calibração) disponível: O valor medido está próximo do valor esperado. Para atualizar a calibração pelo utilizador, prima **Calibrate** (Calibrar). Prima **Accept** (Aceitar) para confirmar ou **Cancel** (Cancelar) para voltar ao ecrã anterior.

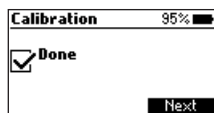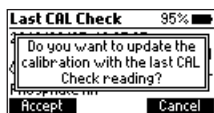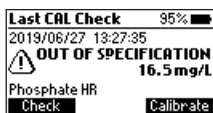


- "**OUT OF SPECIFICATION**": Não é permitida uma calibração pelo utilizador, o valor medido encontra-se fora dos limites de tolerância. Verifique o valor certificado, data de validade e limpe o exterior da cuvete. Repita o procedimento de CAL Check. Se este erro persistir, contacte a Assistência Técnica Hanna.

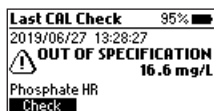


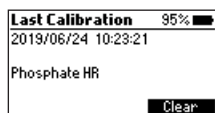
6.2. FÓRMULA QUÍMICA / CONVERSÃO DE UNIDADES

Os fatores de conversão de unidade/fórmula química estão pré-programados no instrumento e são específicos a cada método. Para ver o resultado indicado na fórmula química desejada, aceda ao menu premindo  e utilize as teclas ▲ ▼ para selecionar *Chemical Form*. Prima **Select** para alterar a fórmula química apresentada. Use as teclas ▲ ▼ para selecionar a fórmula química pretendida e prima **Select**. A fórmula selecionada ficará guardada quando o instrumento for desligado.

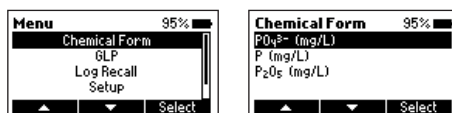

6.3. BPL


Prima a tecla  para entrar no menu. Use as teclas de função ▲ ▼ para selecionar "GLP" (BPL) e prima **Select** (Selecionar). As boas práticas laboratoriais (BPL) apresentam a data e hora da última calibração realizada pelo utilizador (se disponível) ou em fábrica. Para apagar a última calibração do utilizador e eliminar a verificação CAL Check, prima **Clear** (Apagar) e siga as indicações. Prima **Yes** (Sim) para apagar e voltar aos dados de calibração de fábrica ou **No** (Não) para sair do procedimento de eliminação.




6.4. REGISTO DE DADOS / CONSULTA DE DADOS


O instrumento possui uma função automática de registo de dados que ajuda a rastrear todas as medições. Cada vez que é realizada uma medição, os dados são automaticamente guardados. O registo de dados pode suportar até 50 medições individuais. Quando são atingidas as 50 medições, o medidor escreve por cima do registo mais antigo.

É possível visualizar e eliminar dados utilizando o menu **Log Recall** (Consulta).


Prima a tecla  para entrar no menu. Utilize as teclas de função ▲ ▼ para selecionar *Log Recall* (Consulta) e prima **Select** (Selecionar).

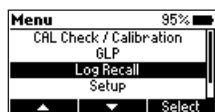

Utilize as teclas de função ▲ ▼ para selecionar um registo e prima **Info** para visualizar informação adicional do registo. Neste ecrã, as teclas **Next** (Seguinte) e **Previous** (Anterior) podem ser utilizadas para visualizar outros registos.

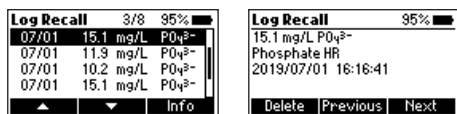

Utilize a tecla **Delete** (Eliminar) para eliminar os dados registados. Após premir **Delete** (Eliminar), é pedida a confirmação do utilizador.

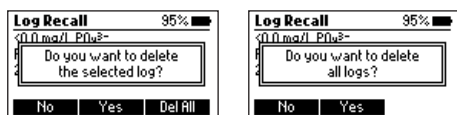

Prima a tecla **No** (Não) ou a tecla para voltar ao ecrã anterior.

Prima **Yes** (Sim) para apagar o registo selecionado.

Prima **Del All** (Elim tudo) para eliminar todos os dados registados. Se é premido **Del All** (Elim tudo), siga o aviso no ecrã para confirmar. Prima **Yes** (Sim) para eliminar todos os dados registados, **No** (Não) ou a tecla para voltar à consulta.


6.5. CONFIGURAÇÃO GERAL

Prima a tecla para entrar no menu. Use as teclas de função ▲ ▼ para selecionar "Setup" (Definições) e prima **Select** (Selecionar). Use as teclas de função ▲ ▼ para selecionar opção pretendida.

Retroiluminação

Opção: 0 a 100 %



Prima a tecla **Modify** para aceder à intensidade da retroiluminação. Utilize as teclas ◀ ▶ para aumentar ou diminuir o valor. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar ou a tecla para voltar ao menu **Setup** (Definições) sem guardar o novo valor.

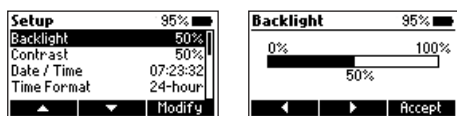

Contraste




Opção: 0 a 100 %

Prima **Modify** para alterar o contraste do mostrador. Utilize as teclas ◀ ▶ para aumentar ou diminuir o valor. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar o valor ou a tecla para voltar ao menu **Setup** (Definições) sem guardar o novo valor.

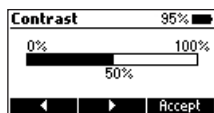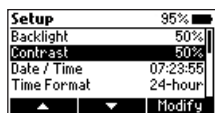

Data/Hora


Prima a tecla **Modify** para alterar a data/hora. Prima as teclas ◀ ▶ para seleccionar o valor a ser modificado (ano, mês, dia, hora, minuto ou segundo). Prima **Edit** (Editar) para modificar o valor seleccionado. Utilize as teclas ▲ ▼ para alterar o valor. Prima **Accept** para confirmar ou a tecla para regressar ao ecrã anterior.

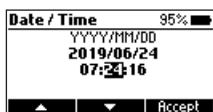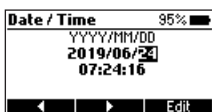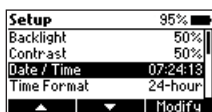

Formato de hora



Opção: AM/PM ou 24 horas

Prima a tecla funcional para seleccionar o formato de hora desejado.

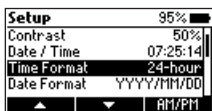

Formato de data


Prima a tecla **Modify** para alterar o formato da data. Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar o formato desejado. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar ou a tecla para voltar ao menu *Setup* (Definições) sem guardar o novo formato.

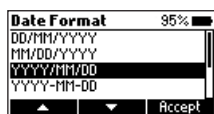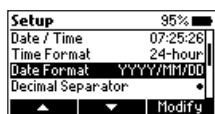

Separador decimal

Opção: Vírgula (,) ou Ponto final (.)

Prima a tecla de função correspondente para seleccionar o separador decimal desejado. O separador decimal é utilizado no ecrã de medição.

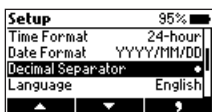

Idioma


Prima a tecla **Modify** para alterar o idioma. Utilize as teclas ▲ ▼ para selecionar o idioma desejado. Prima **Accept** (Aceitar) para escolher um dos idiomas instalados.



Sinal sonoro

Opção: Ativar ou Desativar


Se ativo, é emitido um sinal acústico cada vez que é premida uma tecla. Um sinal sonoro longo alerta que a tecla premida não está ativa ou que foi detetada uma condição de erro. Prima a tecla de função para ativar/desativar o sinal sonoro.

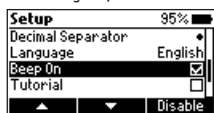


Tutorial


Opção: Ativar ou Desativar

Quando ativado, o utilizador será guiado passo a passo através do procedimento de medição.

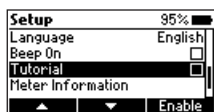


Informação do medidor

Prima **Select** (Selecionar) para ver o modelo, número de série, versão de firmware e idioma selecionado. Prima a tecla  para regressar ao menu **Setup** (Definições).

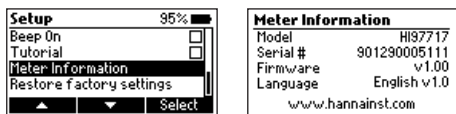



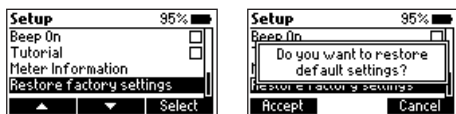


Repor predefinições de fábrica

Prima **Select** (Selecionar) para a repor as predefinições de fábrica. Prima **Accept** (Aceitar) para confirmar ou **ESC** (Sair) para sair sem repor predefinições.




6.6. REAGENTES/ACESSÓRIOS

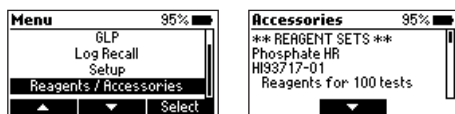

Prima a tecla  para entrar no menu. Utilize as teclas   para seleccionar *Reagents/Accessories* (Reagentes / Acessórios) e prima **Select** (Selecionar) para aceder a uma lista de reagentes e acessórios. Para sair, prima a tecla .



6.7. AJUDA CONTEXTUAL

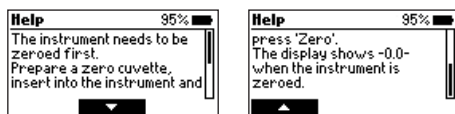O HI97717 possui um modo de ajuda contextual interativa que ajuda o utilizador em qualquer momento. Para regressar ao ecrã Ajuda, prima a tecla .




O instrumento apresenta a informação adicional relacionada com o ecrã atual. Para ler toda a informação disponível, navegue pelo texto usando as teclas  .

Para sair do modo de ajuda, prima a tecla  ou a tecla  e o medidor volta ao ecrã anterior.


6.8. GESTÃO DA ENERGIA

O medidor realiza um teste de autodiagnóstico quando é ligado pela vez. Durante este teste, aparece o logo HANNA Instruments[®] no ecrã. Se o teste de autodiagnóstico foi bem sucedido, o medidor está pronto a ser utilizado.. O ícone apresentado no LCD indica a carga das pilhas:


- carga total

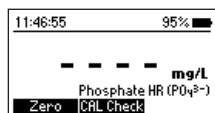

- carga abaixo de 10%, substitua as pilhas a breve

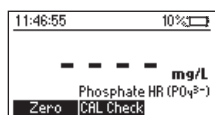

- a carga está a esgotar, substitua as pilhas por novas.

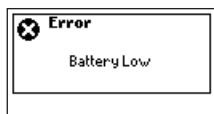


Para preservar a bateria, o medidor desliga-se automaticamente após 15 minutos de inatividade. Se foi realizada uma leitura zero, mas não uma medição, o tempo até se desligar automaticamente aumenta para 30 minutos.

7. FOTÓMETRO

7.1. RECOLHA E MEDIÇÃO DE AMOSTRAS E REAGENTES


Uso adequado da saqueta de pó

- Use uma tesoura para abrir a saqueta de pó.
- Separe as laterais da saqueta formando uma abertura.
- Verta o conteúdo da saqueta.

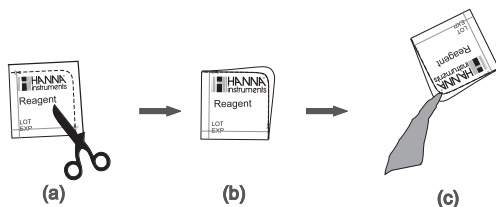

Uso adequado do frasco conta-gotas


- Para obter resultados reproduzíveis, bata com o conta-gotas várias vezes na mesa e limpe o exterior do doseador com um pano.
- Enquanto doseia o reagente, mantenha o frasco conta-gotas sempre numa posição vertical.

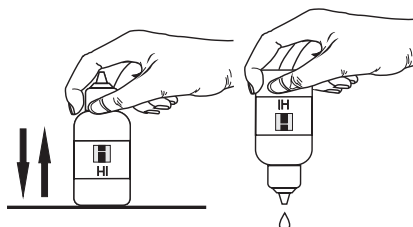


7.2. PREPARAÇÃO DA CUVETE

Para medições reproduzíveis, é muito importante uma mistura correta. A técnica de mistura apropriada para cada método é indicada no procedimento do método.


O método de mistura é indicado com "shake gently" (agite cuidadosamente) "com um dos seguintes ícones:

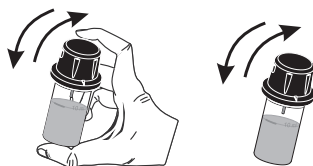

De modo a evitar o derrame do reagente e obter medições mais precisas, primeiro feche a cuvete com a tampa plástica HDPE fornecida  e depois com a tampa exterior preta.



Sempre que a cuvete é colocada no suporte de medição, deve estar seca exteriormente e livre de impressões digitais, gordura ou sujidade. Antes de colocar a cuvete, limpe-a bem com um pano [HI731318](#) ou um pano sem pelos.

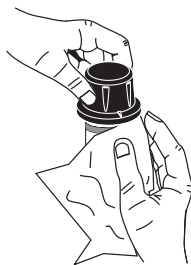

Agitar a cuvete pode gerar bolhas na amostra, provocando leituras mais elevadas. Para obter resultados precisos, remova tais bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete.

Não deixe que amostra reagida repouse muito tempo após a adição de reagente. Para uma maior precisão, respeite os tempos descritos em cada método.

É possível realizar múltiplas leituras seguidas, mas recomenda-se que faça uma nova leitura zero para cada amostra e que utilize a mesma cuvete para o zero e para a medição, sempre que possível.

Deite a amostra fora imediatamente após realizar a leitura, ou o vidro pode ficar permanentemente manchado.

Todos os tempos de reação indicados neste manual são a 25 °C (77 °F). Modo geral, o tempo de reação deve ser aumentado para temperaturas abaixo de 20 °C (68 °F), e diminuídos para temperaturas superiores a 25 °C (77 °F).

8. PROCEDIMENTO DO MÉTODO

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código		Descrição
Quantidade		
HI93717A-0	Reagente A de Fosfato GA	10 gotas
HI93717B-0	Reagente B de Fosfato GA	1 saqueta

CONJUNTOS DE REAGENTES


HI93717-01	Reagente de Fosfato GA- 100 testes
HI93717-03	Reagente de Fosfato GA- 300 testes

Para ver acessórios adicionais, consulte a secção ACESSÓRIOS.


PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Nota: Se o modo tutorial está desativado, siga o procedimento de medição apresentado abaixo. Se o modo tutorial está ativado, prima Measure (Medição) e siga as mensagens apresentadas no ecrã.




- Encha a cuvete com 10 ml de amostra não reagida (até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa.

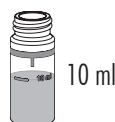

- Insira a cuvete no suporte e assegure-se de que está nem encaixada e que a marca na tampa está alinhada com a marca no suporte.

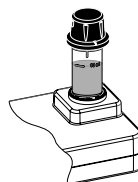


- Prima **Zero**. O mostrador indicará "-0.0-" quando o medidor está a zero e pronto para a medição.

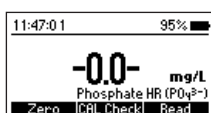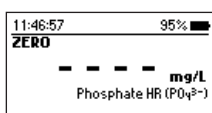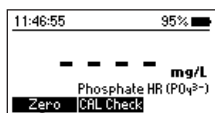


- Retire a cuvete.




- Adicione 10 gotas de **HI93717A-0** Reagente A de Fosfato GA.
- Adicione 1 embalagem de Reagente B de Fosfato GA **HI93717B-0** à cuvete. Volte a colocar o vedante plástico e a tampa e agite cuidadosamente até estar completamente dissolvido.

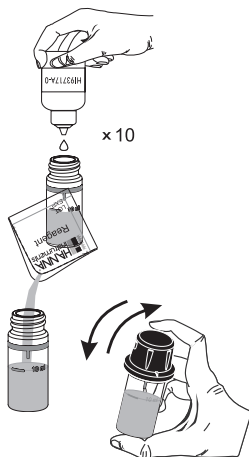

- Insira a cuvete no suporte e assegure-se de que está nem encaixada e que a marca na tampa está alinhada com a marca no suporte.

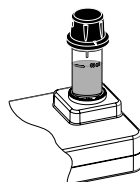


- Prima **Read** (Ler) e é apresentada a contagem decrescente de 5 minutos até à medição. Para ignorar o temporizador, prima **Read** (Ler) duas vezes. Quando o temporizador termina, o medidor realiza a leitura. O instrumento indica a os resultados em mg/L de fosfato (PO_4^{3-}).

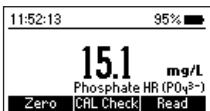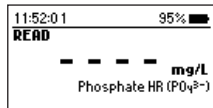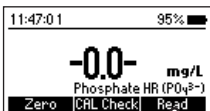

- Prima  e utilize as teclas **▲ ▼** para seleccionar *Chemical Form* (Fórm Química).



- Use as teclas de função ▲ ▼ e prima **Select** para alterar a fórmula química apresentada para **mg/L de fósforo (P)** ou **pentóxido de fósforo (P₂O₅)**.

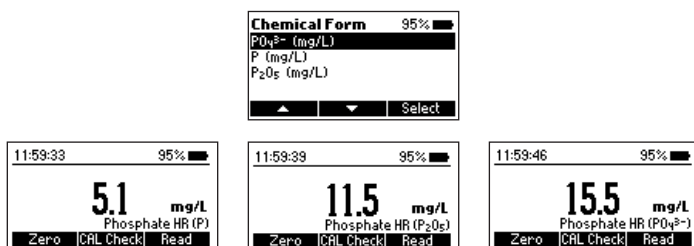

INTERFERÊNCIAS

As interferências podem ser causadas por:

Sulfureto

Cloreto acima de 150000 mg/L


Cálcio acima de 10000 mg/L como CaCO_3

Magnésio acima de 40000 mg/L como CaCO_3

Ferro ferroso acima de 100 mg/L

9. DESCRIÇÃO DE ERROS

O instrumento fornece mensagens de aviso claras quando aparecem condições errôneas e quando os valores medidos se encontram fora da gama esperada.

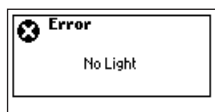

Sem luz (No Light) A fonte de luz não está a funcionar corretamente.



Fuga de luz (Light Leak) O detetor obtém uma quantidade excessiva de luz ambiente



Cuvete invertida (Inverted Cuvette) As cuvetes de amostra e de zero estão invertidas.



Pouca luz (Light Low) O instrumento não consegue ajustar o nível de luz. Por favor verifique que a amostra esteja isenta de depósitos.




Demasiada luz (Light High) Existe luz em demasia para realizar uma medição. Por favor verifique a preparação da cuvete de zero.




Temperatura ambiente fora de limites (Ambient temperature out of limits) O medidor está demasiado quente ou demasiado frio para realizar medições precisas. Permita que o medidor alcance entre 10 °C a 40 °C antes de realizar uma medição.



Temperatura ambiente mudou (Ambient temperature changed) A temperatura do medidor mudou significativamente desde que a medição zero foi realizada. Deve ser realizada novamente uma medição zero.

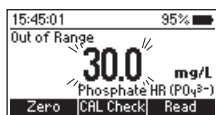


Fora de gama (Out of range) O valor medido está fora dos limites do método.

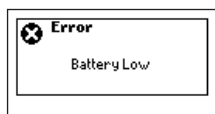


Baixa carga de energia (Battery Low) A carga está a esgotar, substitua as pilhas por novas.

10. SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Para substituir as pilhas do instrumento, siga os seguintes passos:

- Desligue o instrumento mantendo premida a tecla .
- Retire a tampa das pilhas rodando-a no sentido inverso do ponteiro dos relógios.
- Retire as pilhas gastas, substitua-as com três pilhas novas de 1.5V AA.
- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.

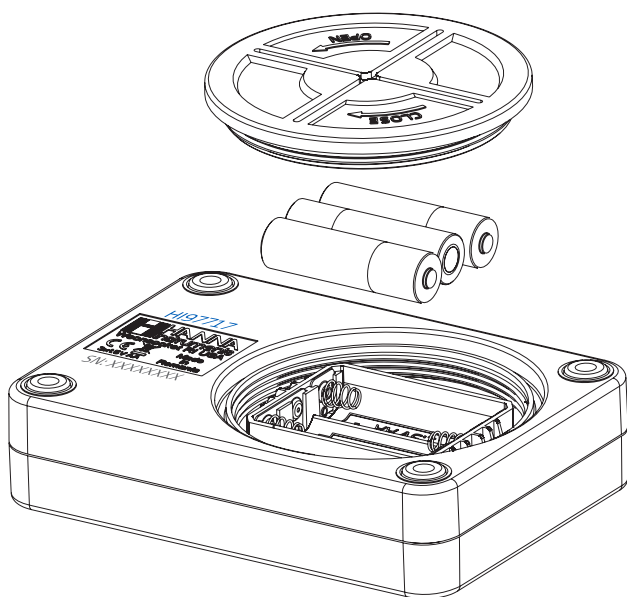

11. ACESSÓRIOS

11.1. CONJUNTOS DE REAGENTES

Código	Descrição
HI93717-01	Reagente de Fosfato GA - 100 testes
HI93717-03	Reagente de Fosfato GA - 300 testes

11.2. OUTROS ACESSÓRIOS

Código	Descrição
HI7101412	Mala de transporte para fotômetros HI977XX e 2 cuvetes CAL Check
HI731318	Pano para limpeza de cuvetes (4 un.)
HI731331	Cuvete em vidro (4 un.)
HI731336N	Tampas para cuvette (4 un.)
HI93703-50	Solução de limpeza para cuvetes (230 ml)
HI97717-11	Conjunto de cuvetes CAL Check® para Fosfato GA

CERTIFICAÇÃO

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as **Diretivas CE**.



Eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrônicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

Recomendações de utilização

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho EMC do medidor. Para sua segurança e do medidor, não utilize nem armazene o medidor em ambientes perigosos.

Garantia

O **HI97101** possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais quando utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série (inscrito na parte de baixo do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o medidor à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer medidor, certifique-se que está corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

Contactos

Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim
www.hanna.pt

